




bodÉGro

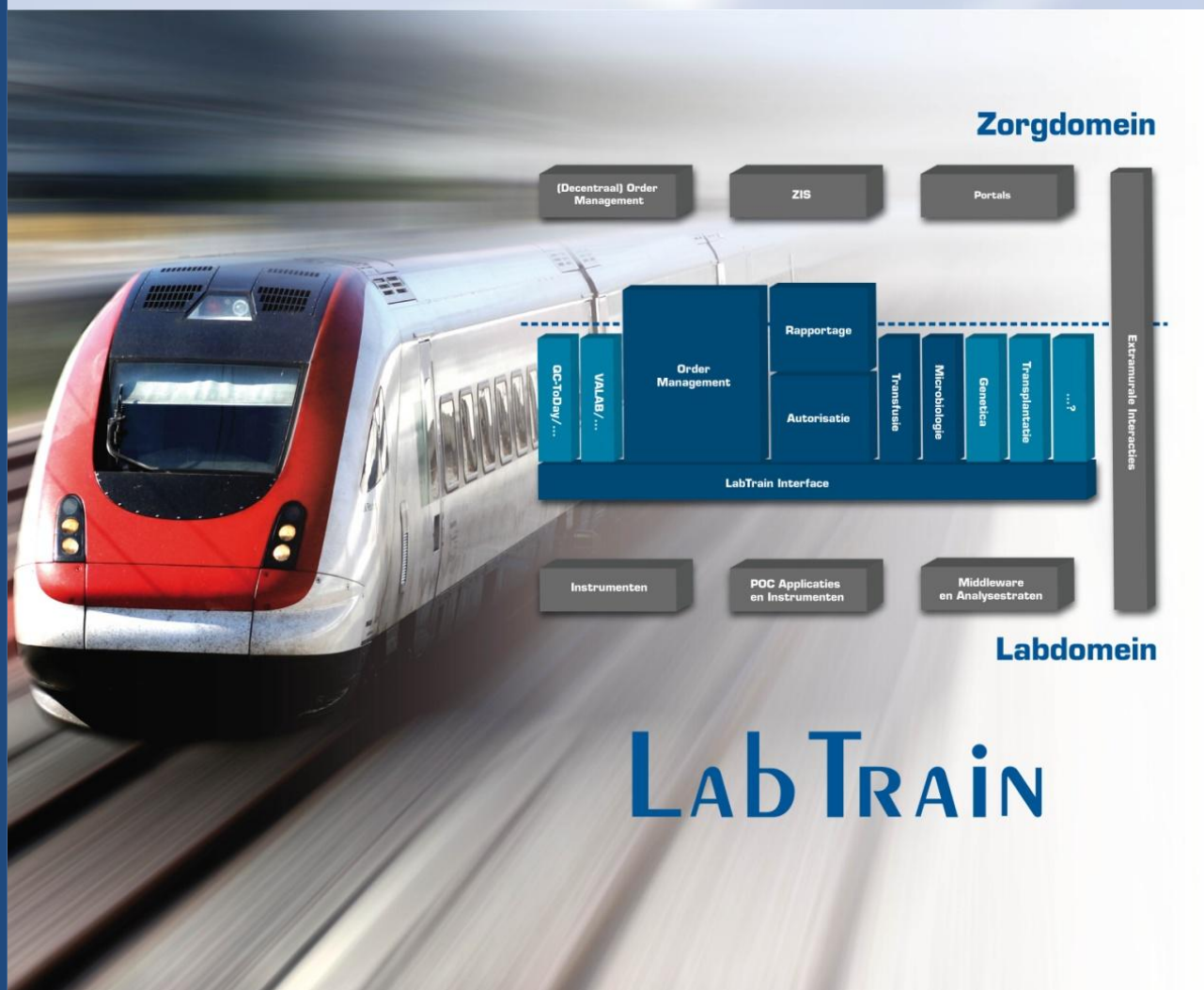

RAADPLEGEN TRIX MET LABTRAIN TRANSFUSIE

Aan : TR!X gebruikers / Sanquin
Van : Jolanda van Hassel-Tax & Patrick Bogerd, Bodégro
Betreft : Raadplegen TR!X met LabTrain Transfusie
Referentie nummer : 2006-6.4.HAS/21.A
Versie : 3
Status : DEFINITIEF
Datum : 13 augustus 2010

1. Inleiding

Bij het invoeren van een patiënt in LabTrain Transfusie wordt automatisch in TR!X gezocht op BSN, PID of naam en geboortedatum of de patiënt bekend is. Dit volgens de specificaties van TR!X.


Opmerking: De patiëntgegevens zijn geanonimiseerd.

2. Uitwerking

2.1. **TR!X melding**

De TR!X koppeling draait op de achtergrond. Bij invoeren van een patiënt in LabTrain Transfusie zal er altijd in TR!X gezocht worden of de patiënt bekend is, dit wordt gedaan aan de hand van BSN, PID of naam en geboortedatum.

- a) Als de patiënt niet bekend is, wordt er niets getoond in het patiënt informatiegedeelte van het scherm, zie voorbeeld

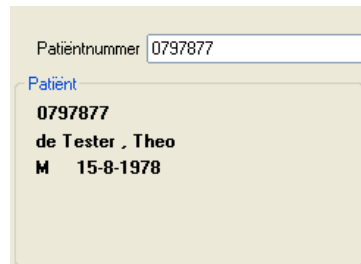

Patiëntnummer

Patiënt

0797877
de Tester , Theo
M 15-8-1978

- b) Als de patiënt bekend is in TR!X, dan zal in het patiënt informatiegedeelte het TR!X logo gaan knipperen om aan te geven dat de betreffende patiënt bekend is in TR!X, zie voorbeeld



Patiëntnummer

Patiënt

4646486 **TR!X**
Test , T.
M 22-6-1965

2.1.1. Bekijken van de TR!X pagina

Door op het TR!X logo te klikken zal de TR!X informatie getoond worden.



TR!X informatie

Patiënt gegevens
4646486
 Test, T.
 M 22-6-1965

Gevonden in TR!X: 4

TR!X Zoeken

Instelling: CLB

Naam: Test
 Geb. datum: 1965-06-22

Wijzig wachtwoord | Help | Afmelden

Naam	Partner	Geboortedatum	Geslacht	BSN
Test, T.		22-06-1965	m	17.53.84.678
Test, T.		22-06-1965	m	18.41.50.371
Test, T.		22-06-1965	m	
Test, T.		22-06-1965	m	

Nadat de TR!X informatie bekeken is, zal het TR!X logo constant in beeld blijven en dus niet meer knippen. De informatie is continu beschikbaar door weer op het TR!X logo te klikken.

2.2. Koppeling met TR!X niet actief

Als de koppeling met TR!X niet actief is, dan wordt dit als volgt bij elke patiënt getoond:



Nieuwe aanvraag...

Patiëntnummer: 4646486

Patiënt: **4646486**
 Test, T.
 M 22-6-1965

Bloedgroep

Fout in verbinding met TR!X: 'Unable to connect to the remote server'

Zo is dus altijd zichtbaar dat informatie niet kan worden verkregen en de koppeling moet worden gecontroleerd.

Indien meer informatie gewenst is, neemt u dan contact op met Bodégro.

Telefoon: 076-5798160
 e-mail: patrick.bogerd@bodegro.com